

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LAB DISTILLATION APPARATUS USER MANUAL

MODEL:YHEO-3

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:YHEO-3



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this model. Glass fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts name	Number of parts	Description
Flask	1	500ml
Coil condenser	1	/
Pear-shaped Separatory funnel	1	125ml
Conical flask	1	100ml
Glass stopper	2	19#
beaker	1	100ml
Glue head dropper	1	Red glue head
Alcohol burner	1	150ml
thermometer	1	100°C
Rubber plug	4	/
Latex tubing	1	2m
Vacuum grease	1	Vaseline
PH test paper	1	/
Flask brush	1	Small size
Iron support stand	2	With 40cm supporting pole
Flask clamp	2	/
Cross clamp	2	/
Horn tube	1	/
Circular ring	2	1 of 5.1cm, 1 of 7.3cm
Terracotta net	1	/

OPERATION

1. Assemble the iron support stand;




2. Place alcohol burner;



3. Install the circular ring and place the terracotta net on the circular ring ;



4. Install the cross clamp and flask clamp at the appropriate height;

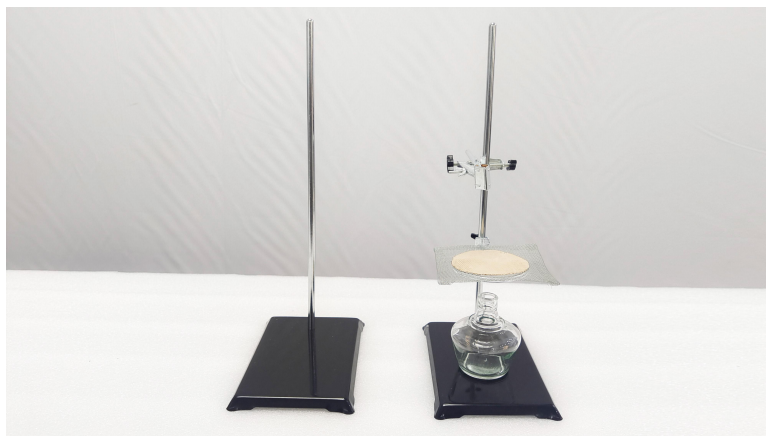

5. Install the flask;



6. Install the coil condenser and fix it with the flask clamp;




7. Install the horn tube ;



8. Install the circular ring at the appropriate height of the iron support stand, and place the pear-shaped separatory funnel on it, then place the beaker below the outlet of the pear-shaped separatory funnel;



9. Screw the thermometer into the rubber plug and install the rubber plug in the mouth of the flask.

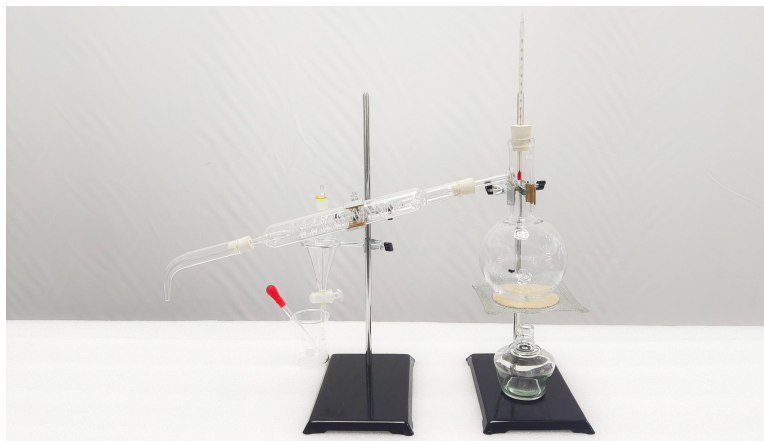

PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-3
Heating Method	Alcohol Burner
Flask Type	Distilling Flask

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

APPAREIL DE DISTILLATION DE LABORATOIRE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : YHEO-3

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DISTILLATION EN LABORATOIRE
APPAREIL

MODÈLE : YHEO-3



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir l'appareil de distillation de laboratoire.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSIEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité
prenant en charge un appareil de distillation de laboratoire entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce modèle. Les ferrures en verre doivent toujours être manipulé avec précaution. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nom des pièces	Nombre de pièces 1	Description
Ballon		500 ml
Condensateur à serpentín	1	/
En forme de poire Séparateurs à entonnoir	1	125 ml
Fiole conique	1	100 ml
Bécher avec	2	19#
bouchon en verre	1	100 ml
Compte-gouttes à tête de colle	1	Tête de colle rouge
Brûleur à alcool	1	150 ml
thermomètre	1	100
Bouchon en caoutchouc	4	/
Tube en latex	1	2m
Graisse sous vide	1	Vaseline
Papier test pH	1	/
Brosse à fiole	1	Petite taille
Support de fer	2	Avec support de 40 cm il n'y a pas
Pince à fiole	2	/
Serre-joints en croix	2	/
Tube de corne	1	/
Anneau circulaire	2	1 sur 5,1 cm, 1 sur 7,3 cm
Filet en terre cuite	1	/

OPÉRATION

1. Assemblez le support du fer ;




2. Placez le brûleur à alcool ;



3. Installez l'anneau circulaire et placez le filet en terre cuite sur l'anneau circulaire ;



4. Installez la pince transversale et la pince à flacon à la hauteur appropriée ;

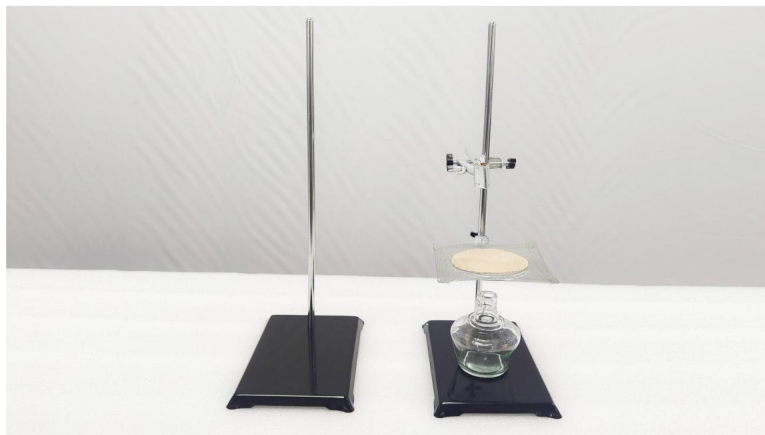

5. Installez le flacon ;



6. Installez le condenseur à serpentin et fixez-le avec le collier de serrage ;




7. Installer le tube du klaxon ;



8. Installez l'anneau circulaire à la hauteur appropriée du support en fer et placez l'entonnoir séparateur en forme de poire dessus, puis placez le bécher sous la sortie de l'entonnoir séparateur en forme de poire ;



9. Vissez le thermomètre dans le bouchon en caoutchouc et installez le bouchon en caoutchouc dans le goulot du flacon.

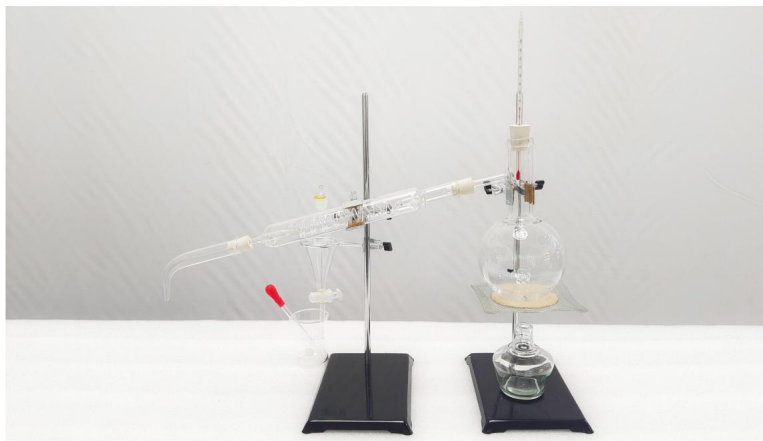

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	YHEO-3
Méthode de chauffage	Brûleur à alcool
Type de flacon	Ballon de distillation

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LABOR-DESTILLATIONSGERÄT

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: YHEO-3

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LABORDESTILLATION
GERÄT

MODELL: YHEO-3



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher
Unterstützung des Labordestillationsapparates.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses
Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die zulässige Gewichtsgrenze.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher
Unterstützung eines vollständig beladenen Labordestillationsgeräts.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben. Glasbeschlüge sollten immer mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung. Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Teilename	Anzahl der Teile 1	Beschreibung
Flasche		500 ml
Spulenkondensator	1	/
Birnenförmig Trichterabscheider	1	125 ml
Erlenmeyerkolben	1	100 ml
Glasstopfenbecher	2	19#
	1	100 ml
Leimkopf-Tropfer	1	Roter Klebekopf
Spiritusbrenner	1	150 ml
Thermometer	1	100y
Gummistopfen	4	/
Latexschläuche	1	2m
Vakuumfett	1	Vaseline
PH-Testpapier	1	/
Kolbenbürste	1	Kleine Größe
Bügeleisen-Ständer	2	Mit 40cm Stütze gibt es nicht
Kolbenklemme	2	/
Kreuzklemme	2	/
Hornrohr	1	/
Kreisring	2	1 von 5,1 cm, 1 von 7,3 cm
Terrakotta-Netz	1	/

BETRIEB

1. Montieren Sie den Bügeleisenständer.




2. Spiritusbrenner platzieren;



3. Installieren Sie den Kreisring und platzieren Sie das Terrakotta-Netz auf dem Kreisring.



4. Installieren Sie die Kreuzklemme und die Kolbenklemme in der entsprechenden Höhe.

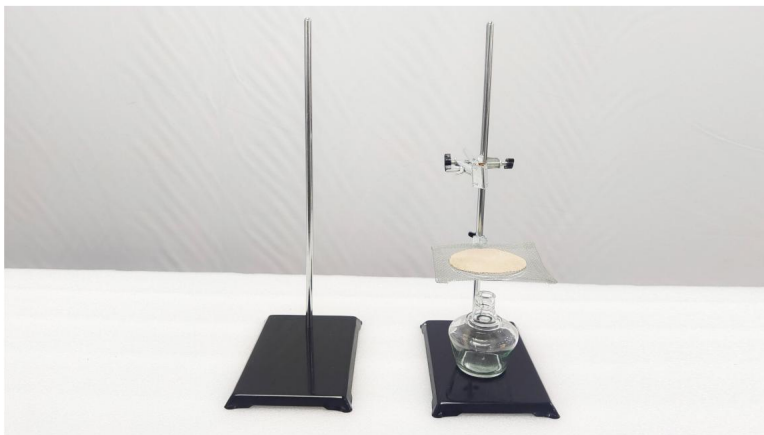

5. Installieren Sie den Kolben;



6. Installieren Sie den Spulenkondensator und befestigen Sie ihn mit der Kolbenklemme.




7. Installieren Sie das Hupenrohr.



8. Installieren Sie den kreisförmigen Ring in der entsprechenden Höhe des Eisenständers und platzieren Sie den birnenförmigen Scheidetrichter darauf. Stellen Sie dann den Becher unter den Auslass des birnenförmigen Scheidetrichters.



9. Schrauben Sie das Thermometer in den Gummistopfen und montieren Sie den Gummistopfen in der Öffnung des Kolbens.

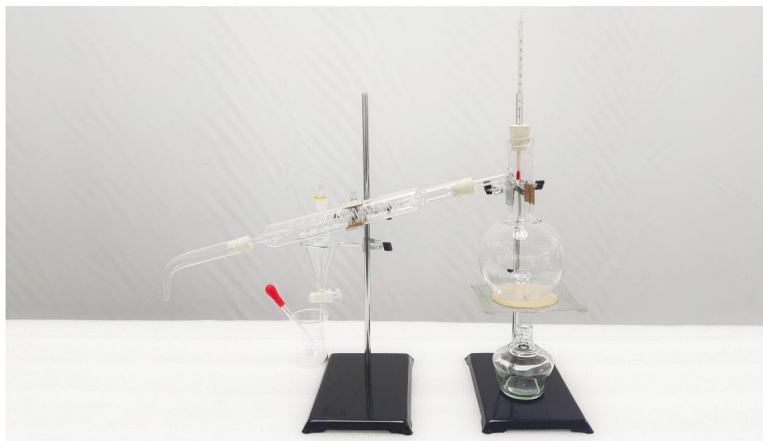

PRODUKTPARAMETER

Modell	YHEO-3
Heizmethode	Alkoholbrenner
Kolbentyp	Destillierkolben

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

APPARECCHIATURA DI DISTILLAZIONE DA LABORATORIO

MANUALE D'USO

MODELLO: YHEO-3

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DISTILLAZIONE IN LABORATORIO

APPARECCHIATURA

MODELLO:YHEO-3



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto dell'apparato di distillazione di laboratorio.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare la capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro a supporto di un apparecchio di distillazione da laboratorio completamente accessoriato.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo modello. Gli accessori in vetro devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

Nome delle parti	Numero di parti 1	Descrizione
Pallone		500ml
Condensatore a serpentina	1	/
A forma di pera Separatori a imbuto	1	125 ml
Beuta conica	1	100ml
Becher con tappo	2	19#
in vetro	1	100ml
Contagocce per la colla	1	Testa di colla rossa
Bruciatore ad alcol	1	150 ml
termometro	1	100y
Tappo di gomma	4	/
Tubi in lattice	1	2m
Grasso per vuoto	1	Vaselina
Carta per il test del pH	1	/
Spazzola per fiaschetta	1	Piccole dimensioni
Supporto in ferro	2	Con supporto da 40 cm non c'è
Morsetto per pallone	2	/
Morsetto a croce	2	/
Tubo di corno	1	/
Anello circolare	2	1 di 5,1 cm, 1 di 7,3 cm
Rete in terracotta	1	/

OPERAZIONE

1. Montare il supporto in ferro;




2. Posizionare il bruciatore ad alcool;



3. Installare l'anello circolare e posizionare la rete in terracotta sull'anello circolare;



4. Installare il morsetto a croce e il morsetto a pallone all'altezza appropriata;

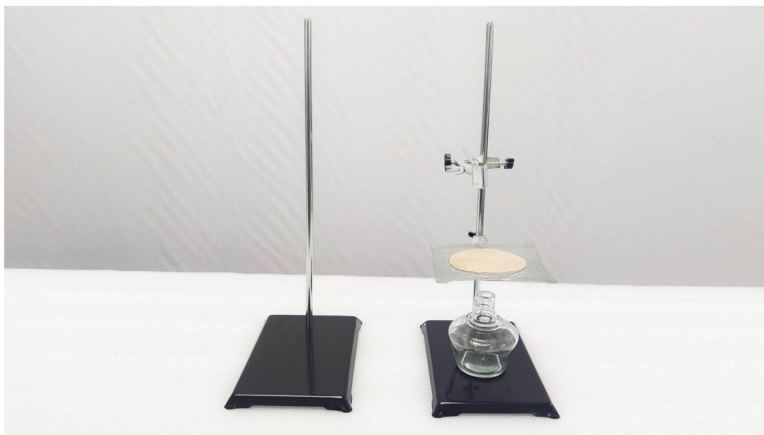

5. Installare il pallone;



6. Installare il condensatore a serpentina e fissarlo con il morsetto a beuta;




7. Installare il tubo del corno;



8. Installare l'anello circolare all'altezza appropriata del supporto in ferro e posizionarvi sopra l'imbuto separatore a forma di pera, quindi posizionare il becher sotto l'uscita dell'imbuto separatore a forma di pera;



9. Avvitare il termometro nel tappo di gomma e installare il tappo di gomma nella bocca del pallone.

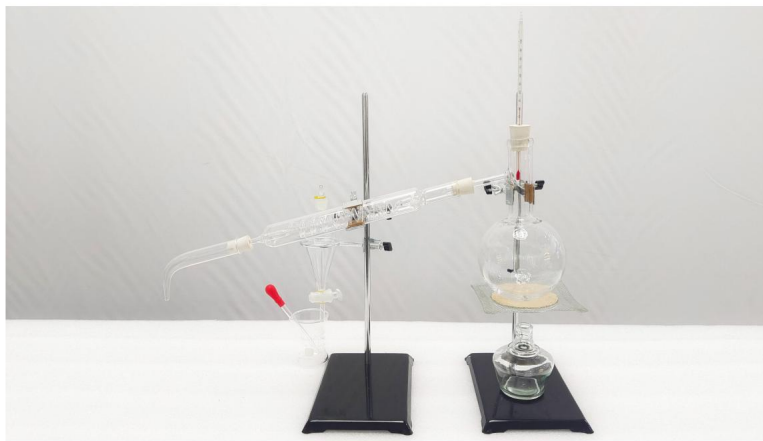

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	YHEO-3
Metodo di riscaldamento	Bruciatore ad alcol
Tipo di pallone	Pallone di distillazione

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

APARATO DE DESTILACIÓN DE LABORATORIO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: YHEO-3

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DESTILACIÓN DE LABORATORIO
APARATO

MODELO: YHEO-3



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
Apoyo al aparato de destilación de laboratorio.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso.
4. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soportando un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este modelo. Los herrajes de vidrio siempre deben

Debe manipularse con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Nombre de la pieza	Número de piezas 1	Descripción
Matraz		500 ml
Condensador de bobina	1	/
En forma de pera Separadores de embudo	1	125 ml
Matraz cónico	1	100 ml
Vaso de precipitados con	2	19#
tapón de vidrio	1	100 ml
Gotero con cabezal de pegamento	1	Cabeza de pegamento rojo
Quemador de alcohol	1	150 ml
termómetro	1	100
Tapón de goma	4	/
Tubo de látex	1	2m
Grasa al vacío	1	Vaselina
Papel de prueba de pH	1	/
Cepillo para matraz	1	Tamaño pequeño
Soporte de hierro	2	Con soporte de 40cm no hay
Abrazadera para matraz	2	/
Abrazadera transversal	2	/
Tubo de bocina	1	/
Anillo circular	2	1 de 5,1 cm, 1 de 7,3 cm
Red de terracota	1	/

OPERACIÓN

1. Ensamble el soporte de hierro;




2. Coloque el mechero de alcohol;



3. Instale el anillo circular y coloque la red de terracota sobre el anillo circular;



4. Instale la abrazadera transversal y la abrazadera del matraz a la altura adecuada;

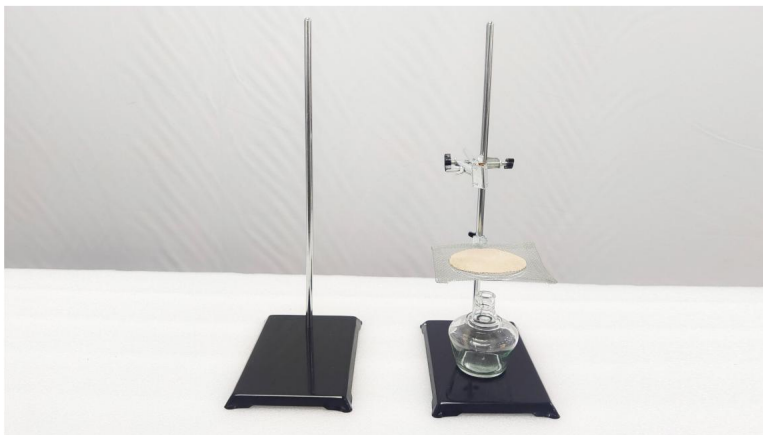

5. Instalar el matraz;



6. Instale el condensador de serpentín y fíjelo con la abrazadera del matraz;




7. Instale el tubo de la bocina;



8. Instale el anillo circular a la altura adecuada del soporte de hierro y coloque el embudo de separación en forma de pera sobre él, luego coloque el vaso de precipitados debajo de la salida del embudo de separación en forma de pera;



9. Enrosque el termómetro en el tapón de goma e instale el tapón de goma.
en la boca del matraz.

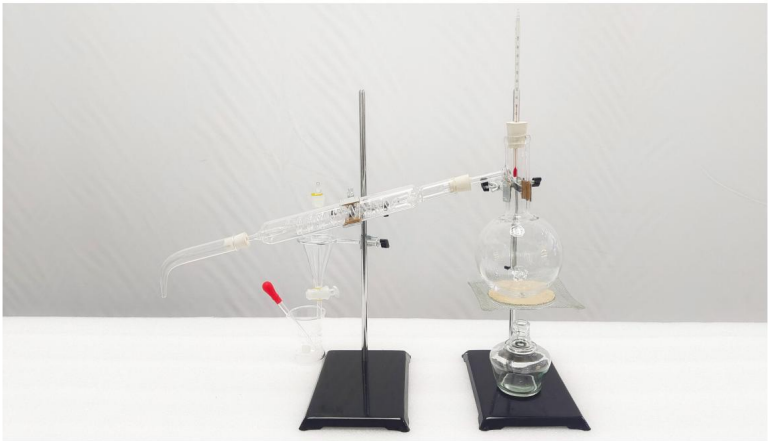

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	YHEO-3
Método de calentamiento	Quemador de alcohol
Tipo de matraz	Matraz de destilación

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

APARAT DO DESTYLACJI LABORATORYJNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:YHEO-3

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Destylacja laboratoryjna
APARAT

MODEL:YHEO-3



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspieranie aparatury do destylacji laboratoryjnej.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne użytkowanie. obsługujący w pełni wyposażony laboratoryjny aparat destylacyjny.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tego modelu. Okucia szklane powinny być zawsze należy obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. informacje pomogą Ci osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty.

Nazwa części	Liczba części 1	Opis
Kolba		500ml
Kondensator węzownicy	1	/
W kształcie gruszki Separatory funnel	1	125ml
Kolba stożkowa	1	100ml
Szklany korek do zlewki	2	19#
	1	100ml
Kropłomierz z głowicą klejącą	1	Czerwona głowka kleju
Palnik alkoholowy	1	150ml
termometr	1	100°C
Korek gumowy	4	/
Rurka lateksowa	1	2 m
Smar próżniowy	1	Wazelina
Papier testowy PH	1	/
Pędzel do kolby	1	Mały rozmiar
Podstawa żelazna	2	Z podporą 40cm nie ma
Zacisk do kolby	2	/
Zacisk krzyżowy	2	/
Rura rogowa	1	/
Pierścień okrągły	2	1 z 5,1 cm, 1 z 7,3 cm
Siatka terakotowa	1	/

DZIAŁANIE

1. Złóż stojak pod żelazko;




2. Umieść palnik spirytusowy;



3. Zainstaluj pierścień kołowy i umieść na nim siatkę terakotową;



4. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk kolby na odpowiedniej wysokości;

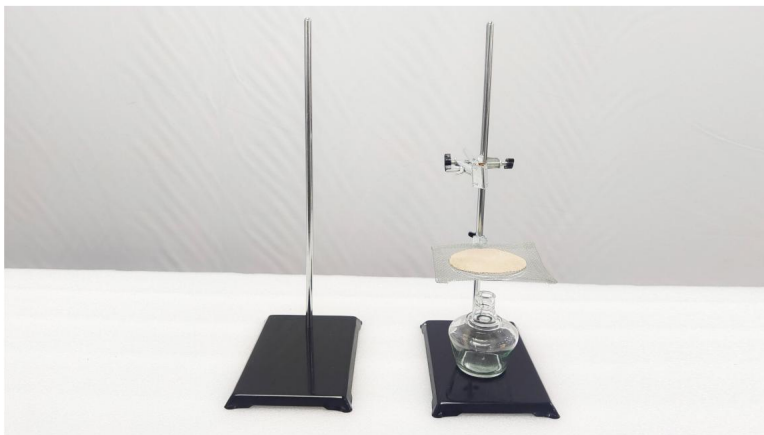

5. Zainstaluj kolbę;



6. Zamontuj kondensator cewki i zamocuj go za pomocą zacisku kolby;




7. Zamontuj rurę klaksonową;



8. Zainstaluj pierścień okrągły na odpowiedniej wysokości stojaka żelaznego i umieść na nim lejek rozdzielczy w kształcie gruszki, a następnie umieść zlewkę pod wylotem lejka rozdzielczego w kształcie gruszki;



9. Wkręć termometr w gumową zatyczkę i zamontuj gumową zatyczkę w szyjce kolby.

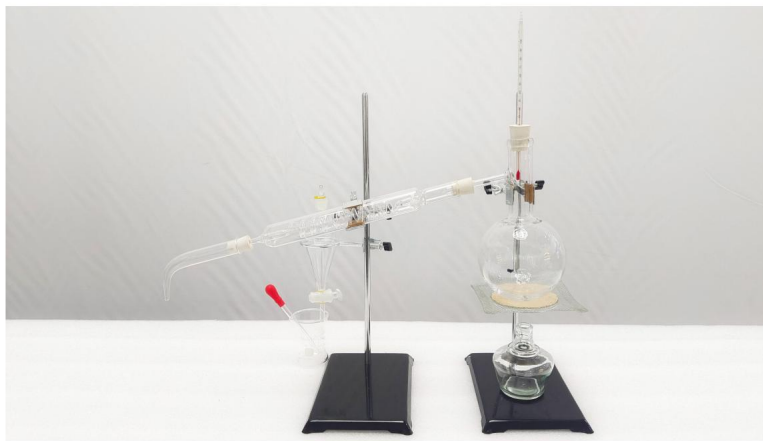

PARAMETR PRODUKTU

Model	YHEO-3
Metoda ogrzewania	Palnik alkoholowy
Typ kolby	Kolba destylacyjna

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LAB-DESTILLATIEAPPARAAT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:YHEO-3

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATIE
INRICHTING

MODEL:YHEO-3



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.
2. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van het Lab Distillation Apparatus.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig uitgerust laboratoriumdestillatieapparaat.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit model hebt gekozen. Glasbeslag moet altijd voorzichtig worden behandeld. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

Onderdelennaam	Aantal onderdelen 1	Beschrijving
Fles		500 ml
Spoelcondensator	1	/
Peervormig Trechterscheiders	1	125 ml
Conische kolf	1	100 ml
Glazen stopbeker	2	19#
	1	100 ml
Lijmkop druppelaar	1	Rode lijmkop
Alcoholbrander	1	150 ml
thermometer	1	100y
Rubberen stop	4	/
Latex slang	1	2m
Vacuümvet	1	Vaseline
PH-testpapier	1	/
Flessenborstel	1	Klein formaat
IJzeren steunstandaard	2	Met 40cm steun Dat is er niet
Flesklem	2	/
Kruisklem	2	/
Hoornbuis	1	/
Cirkelvormige ring	2	1 van 5,1 cm, 1 van 7,3 cm
Terracotta net	1	/

WERKING

1. Monteer de ijzeren standaard;




2. Plaats de alcoholbrander;



3. Installeer de ronde ring en plaats het terracotta net op de ronde ring;



4. Installeer de kruisklem en de kolfklem op de juiste hoogte;

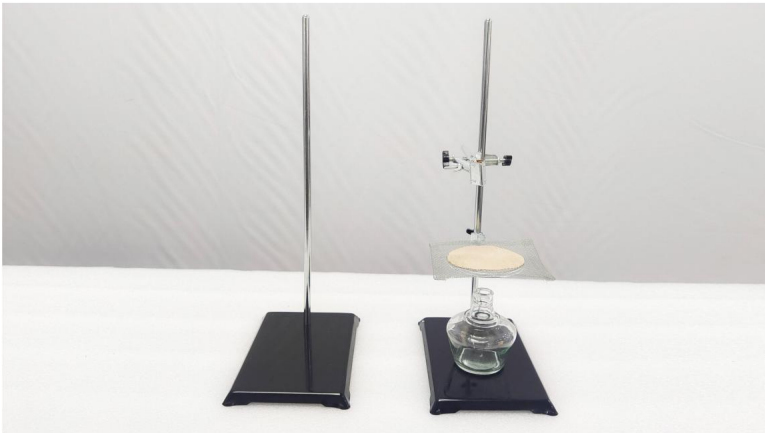

5. Plaats de kolf;



6. Installeer de spoelcondensor en bevestig deze met de kolfklem;




7. Installeer de hoornbuis;



8. Plaats de cirkelvormige ring op de juiste hoogte van de ijzeren standaard en plaats de peervormige scheitrechter erop. Plaats vervolgens de beker onder de uitlaat van de peervormige scheitrechter;



9. Schroef de thermometer in de rubberen plug en plaats de rubberen plug terug in de opening van de kolf.

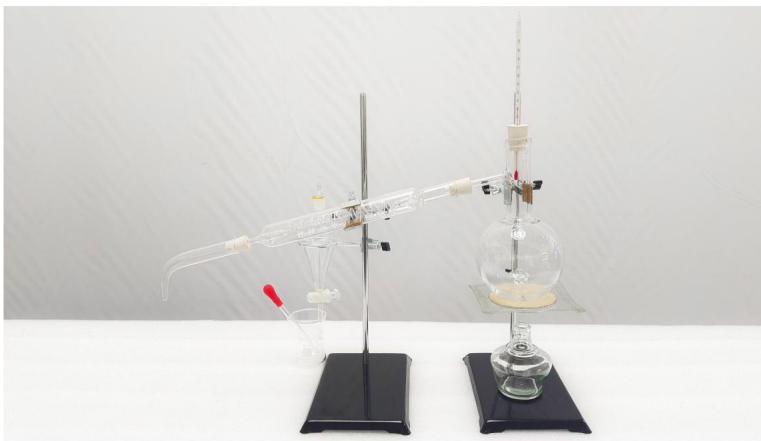

PRODUCTPARAMETER

Model	YHEO-3
Verwarmingsmethode	Alcoholbrander
Flestype	Distillatiekolf

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LAB DESTILLATIONSAPPARAT

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:YHEO-3

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LAB DESTILLATION
ANORDNING**

MODELL:YHEO-3



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständig monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja laboratoriets destillationsapparat.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fulladdad labbdestillationsapparat.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna modell. Glasbeslag ska alltid hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den information hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Delarnas namn	Antal delar 1	Beskrivning
Kolv		500 ml
Spole kondensor	1	/
Päronformad Trattseparatorer	1	125 ml
Konisk kolv	1	100 ml
Glasproppbägare	2	19#
	1	100 ml
Limma huvuddroppare	1	Rött limhuvud
Alkoholbrännare	1	150 ml
termometer	1	100 ª
Gummiplugg	4	/
Latexslang	1	2m
Vakuumsfett	1	Vaselin
PH testpapper	1	/
Kolvborste	1	Liten storlek
Stöd av järn	2	Med 40 cm stöd det finns inte
Kolvklämma	2	/
Tvärklämma	2	/
Hornrör	1	/
Cirkulär ring	2	1 av 5,1 cm, 1 av 7,3 cm
Terrakotta nät	1	/

DRIFT

1. Montera järnstödet;




2. Placera spritbrännare;



3. Montera den cirkulära ringen och placera terrakottanätet på den cirkulära ringen;



4. Montera tvärklämman och kolvklämman på lämplig höjd;

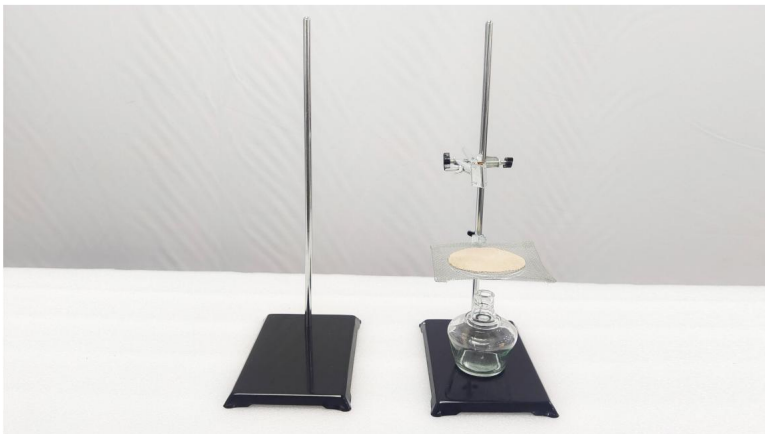

5. Installera kolven;



6. Installera spiralkondensorn och fixera den med kolklämman;




7. Installera hornröret;



8. Installera den cirkulära ringen på lämplig höjd av järnstödet och placera den päronformade separertratten på den, placera sedan bägaren under utloppet av den päronformade separertratten;



9. Skruva fast termometern i gummipluggen och installera gummipluggen i flaskans mynning.

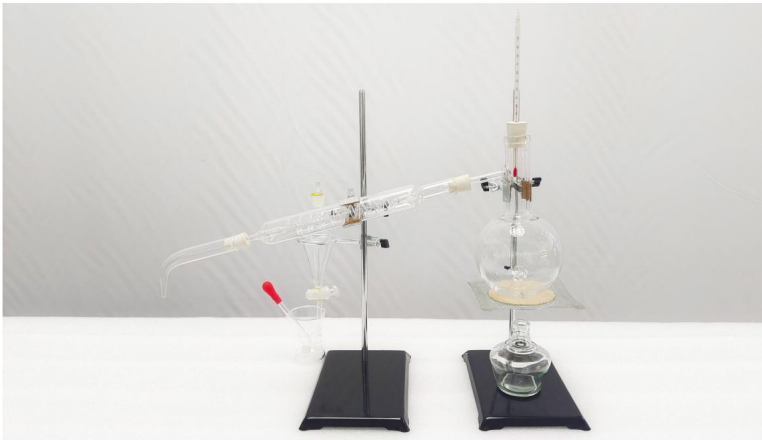

PRODUKTPARAMETER

Modell	YHEO-3
Uppvärmningsmetod	Alkoholbrännare
Typ av kolv	Destilleringskolv

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support