



5 904804 129521 >

Model G1100 Oczomyjka nakręcana na kran



Jak działa oczomyjka G1100?

Po otwarciu kranu, pociągnięcie za przełącznik **PULL** uruchamia oczomyjkę. Przełącznik zmienia kierunek przepływu wody. Teraz woda zostaje skierowana do góry i wypływa z dwóch głowic natryskowych umożliwiając przemywanie oczu. Strumień wody samoczynnie utrzymuje przełącznik w tej pozycji i zrzuca czerwone kapturki ochronne. Użytkownik ma swobodne ręce, może rozszerzyć powieki i przytrzymać je podczas przemywania. Aby zakończyć działanie oczomyjki należy nacisnąć przełącznik lub zakręcić kran. Oczomyjkę G1100 montuje się bezpośrednio na wylewce kranu. Montaż jest bardzo prosty i nie wymaga żadnych zmian w instalacji. Ta oczomyjka nie ogranicza dotychczasowych funkcji kranu i zlewu. Pasuje na każdy kran, nie zabiera miejsca przy zlewie.

Zalecamy stosowanie oczomyjki G1100 jako uzupełnienie urządzeń stacjonarnych.

Producent : Guardian Equipment

Gwarancja: 24 miesiące

Atesty: PZH, CIOP

