尺寸: 5.5cm*11.5cm







义说明

说明

(Windows 用户)	充电		故障排除		
 对于 win 10,您可以直接插入 USB 端口并在 WINDOWS 中搜索 CAMERA 以找到它并单击。 	 请使用 5V/1A 的电源适配器和产品充电线为设备充 电,电池充电状态下,设备工作指示灯将呈红色,电池完 		如果设备无法正常工作,请仔细阅读以下内容以解决问题或 联系我们获取解决方案。		
对于 win 7/8,下载"Amcap"将解决此问题。	成充电后,工作	作指示灯将呈绿灯, 整个充电过程约 3 小	问题	解决方法	
注意:请禁用 Windows 中默认的笔记本电脑摄像头! 您 必须更改摄像头的隐私设置,需要进行更改才能分许访	时。 2. 完全充电	后,您可以连续使用显微镜长达5个小时	设备无法开启	 1. 电池是否有电 2. 是否已连接电源 3. 没电的情况下是否充电超过1小时 	
问。 2. 或者从以下链接下载并安装软件"Smart Camera": www.inskam.com/download/camera.zip	3. 设备完全无电状态下,至少需要用 5V/1A 充电充电器 产品参数		手机无图像	 检查手机上的FF设置,确认设备是否连接成功 关闭以序注重新打开。 关闭设备并重新打开。 检查手机是否允许¥ffi Check连接到无线。 检查手机是否已经关闭数据网络。 	
	像素	500万像素		1. 确认被测物体是否正确定位在镜头正下方	
3. 连接设备	放大倍率	0X-2000X	图像不清晰	 1. 焦距是含已经调节到最佳位置 3. 灯光是否使用正确 	
通过 USB 电缆与计算机连接,然后长按以打开设备。 第一次插入计算机时,它将自动安装 USB 驱动程序,	WiFi连接距离 工作高度	5m (开敞环境) 0-70mm	图像上显示黑斑	1. 用柔软的布料仔细清洁镜头镜片 2. 被测物体表面是否有脏污 3. 她她会是否在就污	
请等待计算机成功显示安装,如果安装失败,请再次插	对焦模式	手动对焦		3. 戦物日定百年龍八 1. 重新连接显微镜和 PC 端	
入或更改另一个 USB 端口。	旋钮调焦范围	2mm-55mm	显微镜连接到 PC 端, 成功下载并打开软件后,	2. 连接电脑主机后面的USB接口	
4. 单击 "Smart Camera" 图标以开始使用显微镜。	动态帧数	20-30f/s	无图像	 电池是否已经低电量报警 数据线是否使用正确 	
5 单主设置选项 就后选择相机"CENERAL-UVC"	USB接口类型 #####	USB2. 0	设备死机	1. 用细针按压主机复位孔,重启设备	
5. PHREEM, MILEPHNE OLIVE	東面	10顧賞章1FD灯+1顧報章1FD灯(意度可调)		1 拾赛盔由头具不正常	
	操作系统	Android 8.0, iOS 9.0 或以上 Windows XP, Vista, Win7/8/10,	充电时电池指示灯不亮红色	2.检查充电线缆是否正常 3.重新插拔充电接口	
		Mac 11.0 或以上 18650锂电池3.7V/1800mAh	屏幕图像有黑边	1. 镜头是否固定在支架正中间 2. 截观察物体是否放正	
	电源	工作时间: 5小时; 充电时间: 3 小时	拍照闪退(i0S设备)	1. 进入"设置"页面,在底部的应用部分找到 "Wifi Check",以允许开启"照片"。	
			C E F© Rohs Made in China		
CN-11	CN-12		CN-13		
n	1				
-Użytkownik PC	(Użytkownic	y Windows)			
*Llwaga: Podezas korzystania z komputora nie można	dezas karzystania z komputara nie można 1 Dla systemu Windows 10 możesz beznośrodnie				

10 10	解决方法
备无法开启	 1. 电池是否有电 2. 是否已连接电源 3. 没电的情况下是否充电超过1小时
1.无图像	 检查手机上的FIF设置,确认设备是否连接成功 关闭3种并重新打开。 关闭设备并重新打开。 核查手机是否允许84行。 检查手机是否允许84行。 检查手机是否允许84行。
1不清晰	 1.确认被测物体是否正确定位在镜头正下方 2. 焦距是否已经调节到最佳位置 3. 灯光是否使用正确
1上显示黑斑	 1.用柔软的布料仔细清洁镜头镜片 2. 被测物体表面是否有脏污 3. 载物台是否有脏污
b镜连接到 PC 端, j下载并打开软件后,]像	 重新连接显微镜和 PC 端 连接电脑主机后面的USB接口 电池是否已经低电量报警 数据线是否使用正确
死机	1. 用细针按压主机复位孔,重启设备
1时电池指示灯不亮红色	 检查充电头是否正常 检查充电线缆是否正常 重新插拔充电接口
钢像有黑边	 1.镜头是否固定在支架正中间 2. 被观察物体是否放正
(11)H (10025-W)	 进入"设置"页面,在底部的应用部分找到 "Wifi Check",以允许开白"照片"。

-Użytkownik PC	(Użytkownicy Windows)					
*Uwaga: Podczas korzystania z komputera nie można używać przycisku aparatu na urządzeniu.	1. Dla systemu Windows 10, możesz bezpośrednio podłączyć urządzenie do portu USB i wyszukać		Specyfikacja techniczna		Rozwiązywanie problemów	
	"KAMERA" w systemie WINDOWS, aby ją znaleźć i		llość pikseli	5.0M	Problem	Rozwiązanie
(UZytkownicy MAC)	Dla systemów Windows 7/8, pobranie programu		Przybliżenie	0X-2000X		1. Sprawdź poziom naładowania baterii
1. Dla komputerów Macbook (Mac OSX 11.0+)	"Amcap" rozwiąże ten problem.	A final same	Zasięg WiFi	5m	Urządzenie się nie uruchamia	Sprawdź pożłom naladowania bateni Sprawdź podłączenie zasilania A taduj urządzenie przez 1h zanim spróbujesz
Proszę bezpośrednio użyć aplikacji Photo Booth lub Quick Time Player dostarczonych z komputerami	owaga: Proszę wyłączyć domysiną kamerę laptopa w systemie Windows! Musisz zmienić ustawienia		Odległość robocza	0-70mm	uruchama	uruchomić
Macbook.	prywatności kamery i zezwolić na dostęp.		Wyostrzanie	Wyostrzanie ręczne		
2 W katalogu "Applications" w oknie Finder znajdź	2. Lub pobierz i zainstaluj oprogramowanie "Smart Camera" z następującego linku: www.inskam.com/download/camera.zip		Zakres regulacji wyostrzenia	2mm-55mm	Brak obrazu na telefonie	1. Sprawdź ustawienia WiFi w telefonie 2. Wyłącz i włącz aplikację 3. Wyłącz i włącz urządzenie 4. Sprawdź, czy telefon pozwala na sprawdzanie WiFi
aplikację o nazwie "Photo Booth".			llość klatek na sekundę	20-30f/s		
3. Podłącz urządzenie			Typ USB	USB2.0		
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla	3. Podłącz urządzenie	The second secon	Format zapisu plików	JPG/MP4		
USB, następnie przytrzymaj przycisk włączania urządzenia, aby je uruchomić, a następnie uruchom aplikacje "Photo Booth" Wybierz kamere "GENERAI -	Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, a następnie przytrzymaj przycisk włączania urządzenia	 LADOWANIE Proszę użyć ładowarki 5V/1A do ładowania urządzenia. Podczas ładowania baterii, wskaźnik pracy urządzenia będzie świecił na czerwono. Po pełnym naładowaniu baterii, wskaźnik pracy będzie świecił na zielono. Cały proces ładowania trwa około 3 godziny. Po pełnym naładowaniu możesz korzystać z mikroskopu przez maksymalnie 5 godzin bez przerwy. Gdy urządzenie jest całkowicie rozładowane, musi być ładowane za pomocą ładowarki 5V/1A przez co najmniej 1 godzinę przed normalnym użyciem. 	Oświetlenie	10 x jasne diody LED + 1 x super jasna dioda LED	Obraz jest niewyraźny	1. Popraw položenie obiektu pod mikroskopem 2. Nastaw pokrętlo regulacji ostrości 3. Sprawdź poziom jasności i źródlo światła
do użycia (po podłączeniu do komputera, zielona	Podczas pierwszego podłączenia do komputera, automatycznie zainstalowany zostanie sterownik USB.		Wspierane systemy operacyjne	Android 8.0, iOS 9.0 Windows XP, Vista, Win7/8/10, Mac 11.0		
dioda sygnalizacyjna będzie wolno migać).	Proszę poczekać, aż komputer poprawnie wyświetli instalację. Jeśli instalacja nie powiedzie się, proszę podłączyć urządzenie ponownie lub zmienić na inny port USB.				Czame punkty na ekranie	 Ostrożnie wyczyść soczewkę miękką ścierką Upewnij się że nie ma kurzy na oglądanym oblekcie Upewnij się czy stolik jest czysty
			Zasilanie	Akumulator litowy 18650 3,7V/1800mAh. Czas pracy: 5h Czas ładowania: 3h		
	4. Kliknij ikonę "Smart Camera", aby rozpocząć korzystanie z mikroskopu.				Brak obrazu na ekranie komputera po udanym połączeniu	 Odłącz i podłącz mikroskop do komputera Podłącz mikroskop do innego gniazda USB komputera Sprawdź czy poziom baterii mikroskopu nie jest zbyt niski
Photo Booth Hile Edit View Comma (Window Help (VN201-440)	5. Kliknij opcję ustawień, a następnie wybierz kamerę					
Podřesí VO domen (Balsin) J řízská Kovor Rus	"GENERAL-UVC".				Urządzenie się zawiesza	1. Za pomocą igły, wciśnij przycisk RESET
					Dioda baterii nie świeci na czerwono podczas ładowania	1. Sprawdź czy podłączono kabel do odpowiedniego gniazda USB urządzenia
					Ekran ma czarne krawędzie	1. Sprawdź czy soczewka jest zamontowana prawidłowo
					Camera flashback	1. Wejdź w ustawienia i znajdź "WiFi Check', w sekcji aplikacji zezwól na włączenie "Photos"
					Bezpośredni importer i dystryt Benetech Polska Sp. z o.o. Wrocławska 35-37; 62-800 Ka tel: 535 979 739; strona: www	utor na Polskę: CEFC ROHS lisz; Polska benetech.eu MADE IN CHINA
EN-11	EN-12	EN-13		EN-14		EN-15