

Egenkontrol – bakterie test

<b>EKSEMPEL</b>						
Dato	Klokken	Udtagningssted	Farven og antal timer indskrives i kolonnen			
			Coli 37	E-coli	Kim 22	Kim 37
1/10 2008	10.00	Vandværkspasser	Klar - 24 t. Cremet - 48 t.			Ingen – 24 t. Ingen – 48 t. Ingen – 72 t.
1/11 2008	10.00	Vandværkspasser	Klar - 24 t. Klar - 48 t.			Ingen – 72 t.
1/12 2008	11.00	Vandværkspasser	Klar - 24 t. Klar - 48 t.			Ingen – 72 t.
1/1 2009	12.00	Vandværkspasser	Grøn - 24 t. Blå - 48 t.			
2/1 2009	15.00	Afgang vandværk	Klar – 24 t.			
2/1 2009	15.30	Vandværkspasser	Klar – 24 t.			
2/2 2009	10.00	Vandværkspasser	Klar – 24 t.			

Dato	Bemærkninger / handling

Farve-reaktion	Efter antal timer i varmeskab	Forureningsgrad	Handling
Klar	24 timer	Ingen coliforme bakterier	Ingen
Klar	48 timer		
<b>Cremet</b>	24 timer	En eller få coli.bakt /100 ml.	Udfør intern omprøve
<b>Grøn</b>	48 timer		
<b>Blå</b>	48 timer		
<b>Grøn</b>	24 timer	Forurening på lavt niveau	Udføre omprøve + ekstra prøver fra f.eks. boringer, filtre, rentvandstank
<b>Blå</b>	48 timer		
<b>Violet</b>	48 timer		
<b>Blå</b>	24 timer	Tegn på en alvorlig forurening	Omprøve straks Stadig fund – kontakt laboratorium om ordinær prøve sideløbende med opsporing af kilde ved ekstra test på udvalgte sted på vandværket.
<b>Violet</b>	48 timer		



Kontrol :

Coliform (-)  
Ingen fund

Coliform (+)  
efter 24 timer  
svag forurening

Coliform (+)  
efter 24/48 timer  
svag forurening

Coliform (++)  
efter 24/48 timer  
nogen / stærk forurening

Bruger:						
			Farven og antal timer indskrives i kolonnen.			
Dato	Klokken	Udtagningssted	Coli 37 24/48 timer	E-Coli	Kim 22 24/48/72 timer	Kim 37 24/48/72 timer

Dato	Bemærkninger / handling